



抗黏附润洗液

货号：BM1006

产品描述

抗黏附润洗液是为了防止实验操作过程中样本、细胞等黏附在培养耗材上而设计的一款润洗液，可用于润洗各种规格的离心管、培养皿、培养板、移液管、过滤器等，降低相应实验耗材的表面张力从而减少样本、细胞的黏附作用。抗黏附润洗液尤其可以用于类器官构建培养及传代过程中，有效避免因为样本黏附而导致的损耗现象。

产品组分

产品名称	货号	规格	储存温度&保质期
抗黏附润洗液	BM1006-100	100 mL	4°C, 12 个月

产品应用

使用抗黏附润洗液预先润洗细胞培养或类器官原代及传代培养操作中所需的离心管、培养皿、移液管、过滤器等内表面后，继续后续实验操作即可。本产品同样适用于细胞或组织培养的其他条件下的细胞黏附问题，仅需预先润洗实验耗材内表面后继续实验操作即可。

本产品稳定性高，不会对后续实验操作及细胞或类器官状态产生影响。

注意事项

1. 产品的分装、使用等操作需在无菌环境下进行。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅供科研使用，不得用于临床诊断或治疗。